



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO**

**TÍTULO: LAVAGEM DAS MÃOS**

**Código:** ILMD-SLM-POP.010

**Revisão/Ano:** 00/2018

**Classificação SIGDA:**

**SUMÁRIO**

**01. OBJETIVO**

**02. CAMPO DE APLICAÇÃO**

**03. RESPONSABILIDADES**

**04. DEFINIÇÕES**

**05. REFERÊNCIAS**

**06. SIGLAS**

**07. CONDIÇÕES DE BIOSSEGURANÇA**

**08. PROCEDIMENTOS**

**09. ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO A REVISÃO ANTERIOR**

**10. ANEXOS**

**11. FOLHA DE APROVAÇÃO**

**01. OBJETIVO**

Este POP tem a função de estabelecer o protocolo de lavagem das mãos para todas as pessoas que realizarem atividades Laboratoriais.

**02. CAMPO DE APLICAÇÃO**

Laboratório Multiusuário e anexo.

**03. RESPONSABILIDADES**

3.1. Gerência do Laboratório Multiusuário

Supervisionar e orientar o cumprimento das orientações descritas no presente Procedimento Operacional Padrão.

Data de Aprovação

\_\_/\_\_/2018

Página: 1/6

**04. DEFINIÇÕES**

N/A

**05. REFERÊNCIAS**

FIOCRUZ/IOC–Procedimento Operacional Padrão IOC. Lavagem das Mãos.

**06. SIGLAS:**

IOC – Instituto Oswaldo Cruz

ILMD – Instituto Leônidas e Maria Deane;

POP – Procedimento Operacional Padrão;

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade;

MPC – Manutenção Preventiva e Corretiva;

EPI – Equipamento de Proteção Individual.

**07. CONDIÇÕES DE BIOSSEGURANÇA**

Ver item 08 – Procedimentos.

**08. PROCEDIMENTOS****Materiais relacionados a este POP são:**

Unidade de lavagem das mãos, compreendida por pia com acionamento, dispensador com sabão líquido neutro e papel toalha.

*A lavagem das mãos está indicada nas seguintes situações:*

- ✓ Antes e após contato acidental com fluídos biológicos e itens contaminados;
- ✓ Antes e após o uso de luvas;
- ✓ Antes e após procedimentos de punção venosa ou recepção de material biológico como fezes, urina e tecidos;
- ✓ Antes e após o manuseio de culturas de OGMs ou organismos convencionais e entre procedimentos em sítios diferentes num mesmo usuário.

**Nota1:** Adornos como anéis, pulseiras e relógios, não são permitidos nas realizações dos procedimentos nos Laboratórios e deverão ser retirados antes da lavagem das mãos.

**Procedimento**

- a) Acionar a torneira e molhar as mãos sem encostar-se na pia (para que não ocorra contaminação da roupa), aplicar o sabão líquido, através do dispensador, nas mãos num volume aproximado de 2ml (tamanho de uma moeda de 1 real).
- b) Friccionar o sabão por um período de 40 segundos, obedecendo à sequência:
- 1) Palma a palma;
  - 2) Palma direita sobre o dorso da esquerda;
  - 3) Em seguida palma esquerda sobre o dorso da direita;
  - 4) Palma a palma com os dedos intercalados;
  - 5) Costas dos dedos (dedos fechados) opostos à palma;
  - 6) Movimento circular do polegar direito na palma e dorso da esquerda, e vice-versa;
  - 7) Movimento circular, para frente e para trás, com os dedos fechados da mão direita na esquerda, e vice-versa.
- c) Enxaguar as mãos com papel toalha, secando totalmente os resíduos água e sabão.

**Nota 2:** Para facilitar a compreensão e disseminar a prática, o laboratório deve disponibilizar o painel de lavagem das mãos (Anexo A) junto próximo as pias de lavagens.

**09.ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO A REVISÃO ANTERIOR**


Item alterado	Descrição das alterações
-----	
-----	

## 10. ANEXOS

### Anexo A. Painel ilustrativo de lavagens das mãos

#### ANEXO A



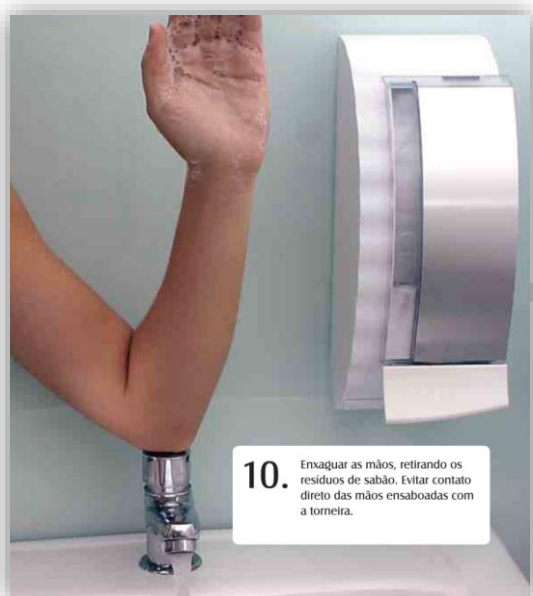

<b>TÍTULO: LAVAGEM DAS MÃOS</b>	Código: ILMD-SLM-POP.010
	Revisão/Ano: 00/2018

## 11. FOLHA DE APROVAÇÃO

<b>Elaboração</b>
<p>_____</p> <p><b>Michele Silva de Jesus</b> <b>Tecnologista em Saúde Pública</b> Data: __/__/2018</p>
<b>Verificação</b>
<p>_____</p> <p><b>Giovana Pinheiro Martins</b> <b>Coordenadora do Serviço Técnico de Suporte a Pesquisa</b> Data: __/__/2018</p>
<b>Aprovação</b>
<p>_____</p> <p><b>Felipe Gomes Naveca</b> <b>Vice-diretor de Pesquisa e Inovação</b> Data: __/__/2018</p>